



Montage: Tausch Kupferwendel
Beschreibung zu Sauerstofferzeuger Nr. 050.011 - 500 mL

Ausbau der Kupferwendel :

1. Schrumpfschlauch 10.113 mit einem scharfen Messer der Länge nach seitlich aufschlitzen und komplett entfernen
2. Die Kupferwendel komplett mit dem Anschlussstück 10.176 nach oben aus dem Kopf herausdrücken bzw. herauschieben, bis die seitliche Schraube 80.080 sichtbar wird
3. Schraube 80.080 mit einem Innensechskantschlüssel lösen
4. Anschlussstück 10.176 von der Kupferwendel nach oben abziehen
5. Kupferwendel nach unten aus dem Kopf herausziehen

6. Beim Herausziehen können die beiden kleinen O-Ringe Nr. 010.364 mit aus dem Kopf gezogen werden. Diese beiden O-Ringe vor dem Einsetzen der Cu Spirale wieder in die Bohrung setzen.
7. Schrumpfschlauch 10.113 (25mm lang) über das lange Ende der Cu Spirale 10.143 stecken und dieses Ende von unten durch die Bohrung stecken. Hierbei beachten, dass die Cu Spirale über das Glasrohr führt. Von oben das Anschlussstück 10.176 dagegen stecken und mit der Schraube 80.080 befestigen. Die O-Ringe und die Schraube gut fetten
8. Das Anschlussstück nun komplett nach unten in die Bohrung drücken. Den Schrumpfschlauch 10.113 nach oben an den Stopfen schieben und mit einen Heißluftfön verschrumpfen
9. Anschließend befüllen