



**Ersatzteile Probengefäß Nr. 0050.040**

**Flasche 500 ml - Braunglas mit Schraubverschluss**

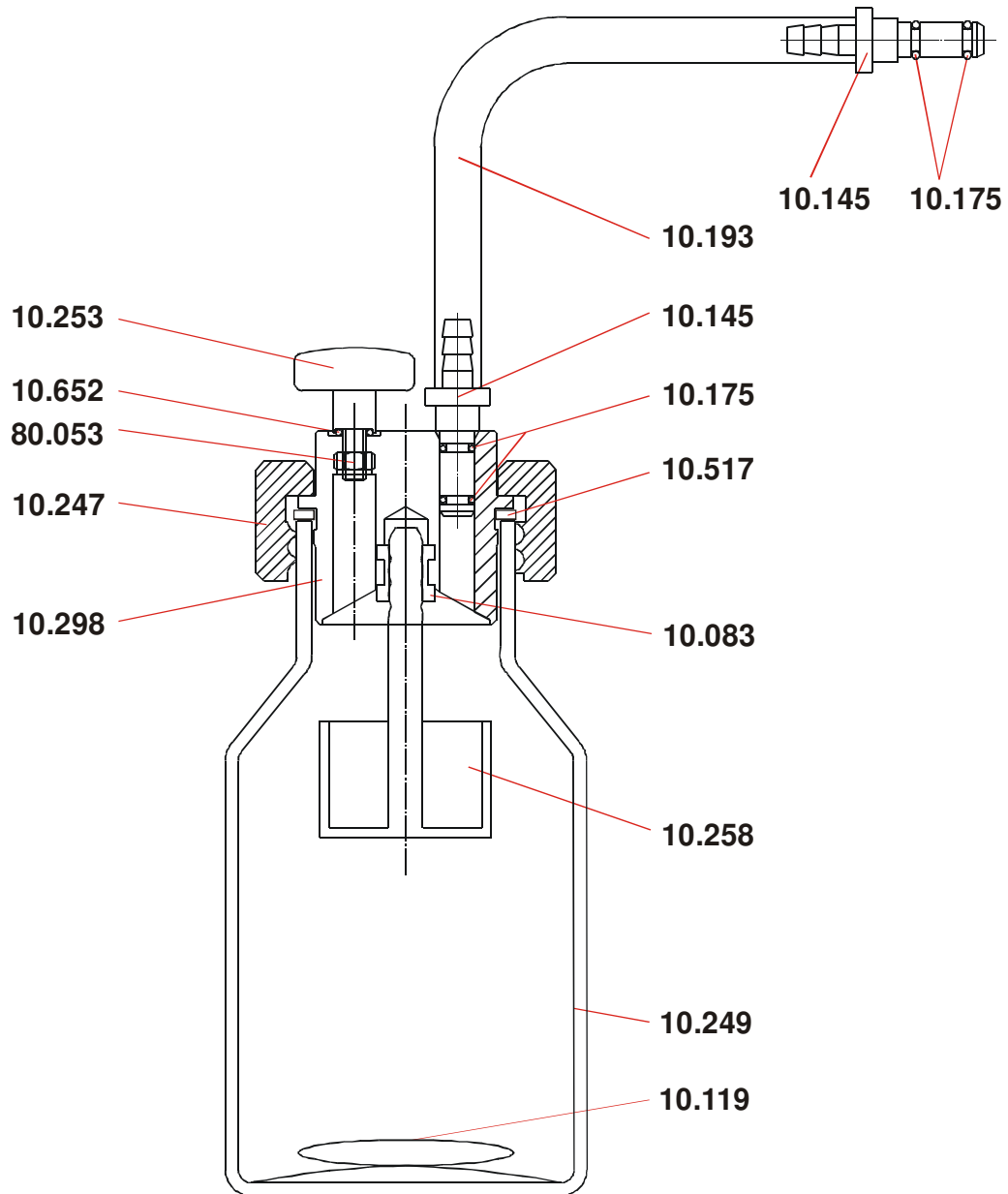


50.040	Probenflasche 500 ml komplett	10.249	Flasche Braunglas 500 ml
10.083	Gummiring	10.253	Entlüftungsschraube
10.119	Magnetrührstab PTFE	10.258	Absorbergefäß Glas
10.145	Luftanschluss	10.298	Kolben Probengefäß
10.175	O-Ring DI 4,48 x 1,78	10.517	Flachdichtung AD 50 x ID 41 x 2
10.193	Schlauch PVC	10.652	Flachdichtung AD 9 x ID 5 x 1,5
10.247	Überwurf	80 053	Mutter 6kt M5

**Ersatzteile Sauerstoffzeuger Nr. 0050.011**  
**500 mL**

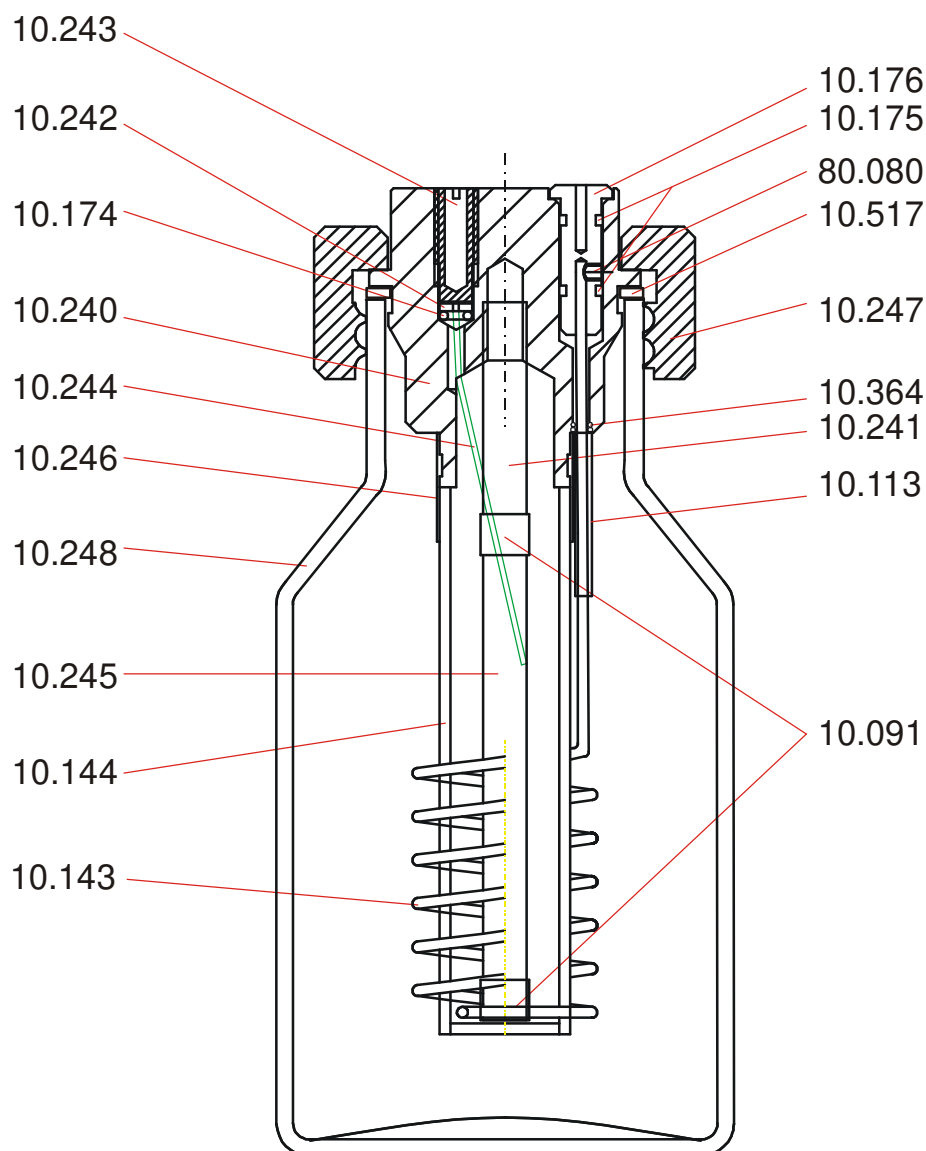

50.011	Sauerstoffzeuger 500 ml komplett	10.242	Scheibe MS
10.091	Schrumpfschlauch 1/2" - 1m	10.243	Gewindebolzen
10.113	Schrumpfschlauch 1/8" - 1m	10.244	Platindraht 0,09 m
10.143	Cu- Spirale	10.245	Platinfolie
10.144	Glashülse mit Diaphragma	10.246	Schrumpfschlauch 1" - 1m
10.174	O-Ring DI 2,8 x 1,6	10.247	Überwurf
10.175	O-Ring DI 4,48 x 1,78	10.248	Flasche Klarglas 500 ml
10.176	Anschlussstück	10.364	O-Ring DI 1,8 x 1
10.240	Kolbenverschlusskopf	10.517	Flachdichtung AD 50 x ID 41 x 2
10.241	Bolzen - mittig	80.080	Schraube mit Innensechskant

**Ersatzteile Präzisionsmanometer Nr. 050.003**

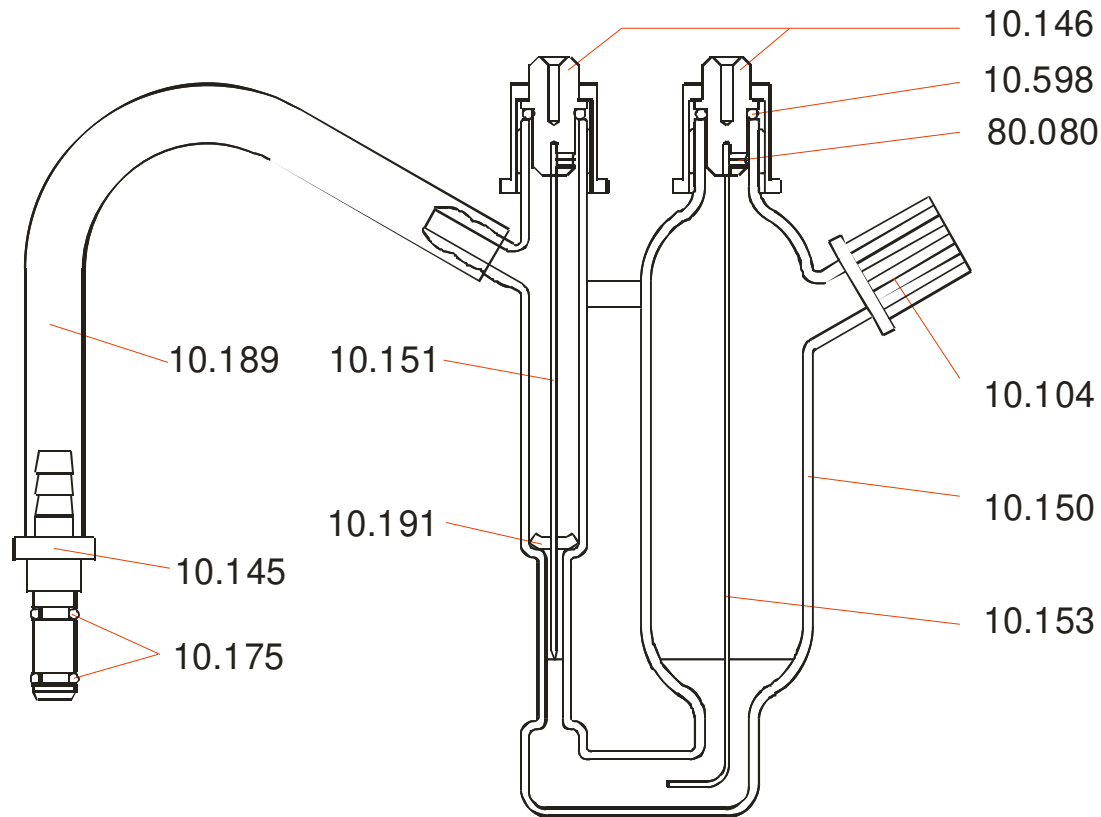

50.003	Präzisionsmanometer komplett	10.153	Edlestahlelektrode -gebogen
10.104	Schraubkappe GL 14	10.175	O-Ring DI 4,48 x 1,78
10.105	Schraubkappe GL 14 mit Loch	10.191	Zentrierstück
10.145	Luftanschluss	10.193	Schlauch PVC
10.146	Buchse	10.598	Flachdichtung AD 12 x ID 7.5 x 2
10.150	Manometer Klarglas	80.080	Schraube mit Innensechskant
10.151	Edlestahlelektrode -gerade		